



FICHE TECHNIQUE – ANESTHESIER DES DROSOPHILES

Avec le flacon d'élevage :

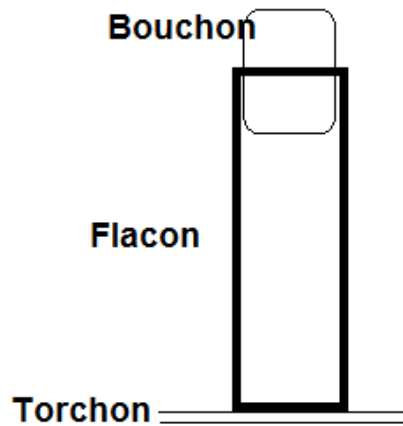

- **Taper** le fond du flacon d'élevage sur le torchon afin de faire tomber les mouches au fond, sur la gélose.
- **Enlever** très vite le bouchon et **retourner** le tube sur un entonnoir posé sur l'Erlenmeyer. **Taper** l'ensemble afin de faire passer les mouches à travers l'entonnoir dans l'Erlenmeyer d'endormissement.
- **Enlever** le flacon d'élevage, **remettre** son bouchon en place.

Avec l'Erlenmeyer d'endormissement :

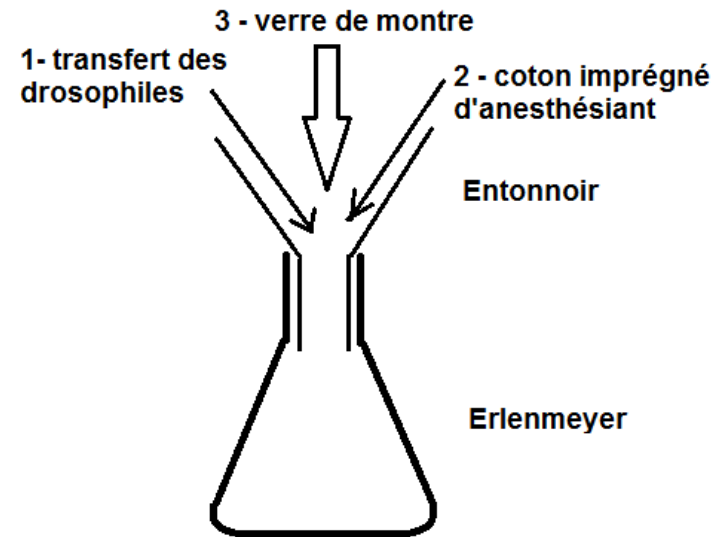

Une fois que les drosophiles sont tombées au fond de l'Erlenmeyer, **placer** à l'entrée de l'entonnoir retourné (2) un coton imbibé de liquide anesthésiant.
Obturer (3) avec le verre de montre
Attendre environ 5 minutes