

EXPÉRIMENTATION ASSISTÉE PAR ORDINATEUR AVEC LATIS BIO.

État du dispositif : les capteurs nécessaires à l'enregistrement sont branchés et étalonnés. Le logiciel LATIS BIO est lancé.

Menu général																
<p>Fichier Traitements Edition Outils Exécuter Fenêtres Aide</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14</p>	<table border="0"> <tr> <td>1 Nouveau</td> <td>5 Afficher une vidéo AVI</td> <td>10 Nouvelle fenêtre graphique</td> </tr> <tr> <td>2 Ouvrir</td> <td>6 Tableur</td> <td>11 Afficheur numérique</td> </tr> <tr> <td>3 Enregistrer</td> <td>7 Modéliser</td> <td>12 Prise de notes</td> </tr> <tr> <td>4 Imprimer</td> <td>8 Calculs spéciaux</td> <td>13 Mosaïque</td> </tr> <tr> <td></td> <td>9 Acquisition</td> <td>14 Aide</td> </tr> </table> <p><i>Commandes au clavier</i></p> <p>F10 Lancer la mesure F12 Marqueur repère Echap : Arrêter la mesure F1 Aide</p>	1 Nouveau	5 Afficher une vidéo AVI	10 Nouvelle fenêtre graphique	2 Ouvrir	6 Tableur	11 Afficheur numérique	3 Enregistrer	7 Modéliser	12 Prise de notes	4 Imprimer	8 Calculs spéciaux	13 Mosaïque		9 Acquisition	14 Aide
1 Nouveau	5 Afficher une vidéo AVI	10 Nouvelle fenêtre graphique														
2 Ouvrir	6 Tableur	11 Afficheur numérique														
3 Enregistrer	7 Modéliser	12 Prise de notes														
4 Imprimer	8 Calculs spéciaux	13 Mosaïque														
	9 Acquisition	14 Aide														
Menu des paramètres d'acquisition	Actions et procédures															
<p>Paramètres</p> <p>Afficher la liste des courbes</p> <p>Retour au menu d'acquisition</p> <p>Liste des capteurs</p> <p>Superposition de courbes</p> <p>Durée de l'acquisition (rester en mode auto sauf si c'est demandé)</p> <p>Déclenchement de la mesure à partir d'une source (marteau à réflexe)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ouvrir une nouvelle fenêtre : «Fenêtre / Nouvelle fenêtre». • Afficher toutes les fenêtres : «mosaïque» (12). • Afficher une courbe de la liste dans une nouvelle fenêtre ou dans une fenêtre existante : depuis la liste des courbes, cliquer-glisser le titre de la courbe voulue vers un des axes des ordonnées. • Ajouter une nouvelle courbe dans un graphique déjà existant : cocher la case «Ajouter les courbes» avant de lancer la nouvelle mesure. • Attribuer à une courbe l'autre axe des ordonnées indépendant du premier : clic droit sur le titre de la courbe au niveau de l'ordonnée puis «passer sur l'autre ordonnée». • Retirer une courbe du graphique : clic droit sur le titre de la courbe au niveau de l'ordonnée puis «retirer». • Modifier l'échelle : en agissant directement sur les axes avec la souris ou en double-cliquant sur les axes pour entrer un minimum et un maximum précis manuellement. • Ajouter un commentaire sur le graphique avec titre et texte : clic droit sur la courbe puis «Créer commentaire». Le commentaire peut être déplacé après validation. • Modifier un commentaire : double-clic sur le commentaire. • Ajouter des flèches sur la courbe : clic droit sur la courbe puis «Créer flèche». Tracer la flèche. • Taper un texte incluant le graphique : Clic droit sur la courbe «Copie Graphique», «copier la fenêtre». Démarrer un éditeur de texte «Coller» le graphique et taper son texte. • Agrandir une partie du graphique : clic droit sur la courbe «Loupe + ou -», tracer un cadre. • Annuler un grossissement suite à une action avec la loupe : clic droit «Annuler dernière loupe». • Faire une mesure précise sur le graphique : clic droit sur le graphique puis «réticule». • Retrouver la courbe d'origine : clic droit sur le titre de la courbe au niveau de l'ordonnée «Retirer». Afficher la liste des courbes et cliquer-glisser le titre de la courbe vers l'ordonnée. 															