


## Réaliser une observation microscopique des grains d'une pelote de pollen

### Séparer les grains de pollen de la pelote

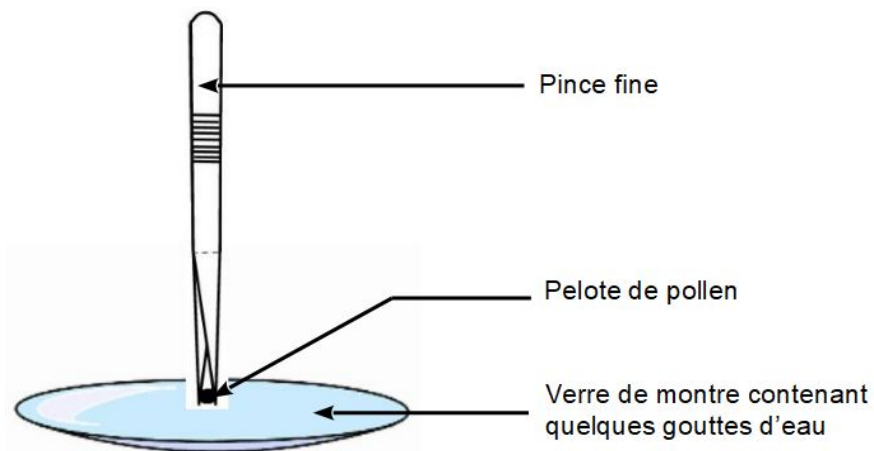


**Déposer** quelques gouttes d'eau dans un verre de montre.

Avec une pince fine, **déposer** une pelote de pollen dans le verre de montre contenant l'eau et attendre une ou deux minutes.

A l'aide d'une aiguille lancéolée, **écraser** doucement la pelote hydratée pour **séparer** les grains de pollen.

### Préparer une lame avec les grains de pollen

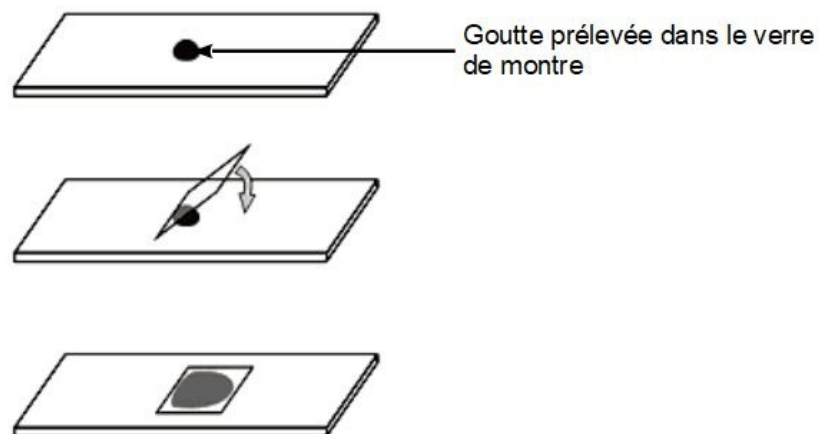

**Déposer** sur une lame de microscope une goutte prélevée dans le verre de montre.

**Placer** une lamelle sur la lame.

**Laisser tomber** la lamelle sur le prélèvement. En cas de besoin, **éponger** l'eau excédentaire avec un papier absorbant.